

WB 转膜海绵垫（免滤纸，75x100mm）

货号：Cat.No: WB6505 Size: 40 片

产品介绍

转膜海绵垫（免滤纸，75x100mm）用于 Western Blot 实验中蛋白转膜时的支撑作用，确保膜和胶紧密结合，使蛋白能稳定转移到膜上。

本产品为免滤纸型转膜海绵，省去传统“三明治结构”中的转膜滤纸，方便快捷高效。本转膜海绵预裁切尺寸约为 75×100 mm，厚度约 3mm。

操作步骤

1. 将转膜海绵垫、凝胶和转印膜（PVDF 膜需先用甲醇活化）浸没于转膜缓冲液中，室温平衡 2min 左右；
2. 组装转膜“三明治结构”，按照正极（+）（红色）>转膜海绵>转印膜>凝胶>转膜海绵>负极（-）的顺序，在转印夹中依次放好材料，然后合上转印夹。注意赶走凝胶与转印膜之间的气泡。

保存条件

室温保存，防止受潮，长期有效，室温运输。

注意事项

1. 转膜结束后，将转膜海绵垫用超纯水充分冲洗干净，晾干，以备下次使用。
2. 转膜海绵垫属于易耗品，如重复使用后变薄或者破损，需要及时更换新的海绵。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。