

## 实验室/细胞房除菌喷雾剂

货号: Cat.No: C500S1 Size: 500ml

### 产品介绍

实验室/细胞房除菌喷雾剂是一种广谱、高效、稳定、安全的抑菌剂和杀菌剂，专门用于细胞房、实验室中病毒、细菌、真菌、支原体、霉菌等微生物及形成的细菌孢子，霉菌孢子的抑制和清除，保持细胞房、实验室的洁净，有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力和时间等方面的浪费。

本产品对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制效果可长达 7-10 天，杀菌效率达到 99.9%。本产品高效、稳定、低毒、环保、无腐蚀性，起效时间快，作用力强，专门用于细胞房或实验室，5-30 分钟内即可快速清除微生物污染；本产品性质稳定，在推荐温度下，未开封产品可以稳定保存一年以上；本产品食品级无色无味，无挥发性、无刺激性、无腐蚀性，且有良好的生物降解能力，不会对环境造成污染。

### 操作步骤

将本产品按照每立方米 10ml 的使用量喷洒，或适当擦拭细胞房桌面，细胞培养箱和仪器设备等表面，即可有效的清除和抑制细菌、真菌等微生物的生长，抑制效果长达 7-10 天。

### 保存条件

室温保存，一年有效，室温运输。

### 注意事项

1. 本产品每次使用后应当关闭喷头，保证本产品的密闭保存，避免长时接触空气，以免影响使用效果。
2. 使用本产品喷洒细胞房时请穿戴实验服、口罩及乳胶手套。
3. 应避免本产品与口腔和眼睛直接接触。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
5. 本产品可以替代 75%的酒精，对空气，设备，原料等各种环节进行消毒杀菌。